

Note sulla versione del software Xpert Check 2.0

Questo documento contiene nuove informazioni, limitazioni note e chiarimenti non descritti nel Foglietto illustrativo di Xpert Check.

Nuove funzioni

La versione 2.0 del software Xpert Check include le nuove funzioni e i miglioramenti seguenti:

- **Eliminazione del vincolo alla versione del firmware:** Xpert Check consente ora una gamma di versioni del firmware in base al tipo di modello del modulo. È stata inoltre aggiunta la convalida per i moduli sulla base del numero di modello del modulo e di versione del firmware.
- **Aggiornamento della sicurezza del database:** ora è possibile eseguire Xpert Check con il software del prodotto usando le password SQL più recenti secondo le linee guida di Windows per connettersi al database. Le password SQL più vecchie sono ancora supportate; le password sono ora crittografate per una maggiore sicurezza.
- **Aggiornamento delle informazioni di contatto:** le informazioni di contatto come il numero di serie e il Paese saranno ora convalidate per quanto riguarda accuratezza e coerenza. Aggiunta del menu a discesa per il campo Paese.
- **Aggiornamento della refertazione:** i referti sono stati aggiornati anche per indicare “N.A.” invece di campi vuoti nel caso di test di moduli saltati. Il layout della tabella è stato aggiornato per contenere numeri di serie di moduli più grandi.
- **Aggiornamento a Java 11:** Xpert Check aggiornato a Java 11 per offrire le più recenti funzioni di sicurezza e vantaggi in termini di prestazioni.

Problemi noti

Non sono note limitazioni che possano influire sulle prestazioni complessive del sistema.