

Заметки о выпуске программного обеспечения Xpert Check v2.0

Настоящий документ содержит новую информацию, известные ограничения и разъяснения, не приведенные в инструкции по применению Xpert Check.

Новые функции

Версия 2.0 программного обеспечения Xpert Check содержит следующие новые функции и усовершенствования:

- **Отмена привязки версии встроенного программного обеспечения** — Xpert Check теперь позволяет использовать различные версии встроенного программного обеспечения для моделей модулей каждого типа. Также добавлена валидация модулей на основе номера модели модуля и версии встроенного программного обеспечения.
- **Обновление уровня безопасности базы данных** — Теперь Xpert Check вместе с программным обеспечением изделия можно запускать с использованием последних паролей SQL в соответствии с рекомендациями Windows по подключению к базе данных. Старые пароли SQL по-прежнему поддерживаются, и теперь с целью повышения безопасности они зашифрованы.
- **Обновление контактной информации** — Теперь такие элементы контактной информации, как серийный номер и страна, будут проверяться на предмет точности и согласованности. Добавлено выпадающее меню для поля страны.
- **Обновлены отчеты** — Также обновлены отчеты, в которых для пропущенных тестов модулей вместо пустых полей теперь отображается «N.A.» (Неприменимо). Обновлен макет таблицы, чтобы в нее помещались серийные номера модулей большей длины.
- **Обновление Java 11** — Произведено обновление языка программирования Xpert Check до версии Java 11 с целью внедрения новейших функций безопасности и повышения производительности.

Известные проблемы

Известные ограничения, которые могут повлиять на общие рабочие характеристики системы, отсутствуют.