

## Catatan Rilis Perangkat Lunak Xpert Check v2.0

Dokumen ini berisi informasi baru, keterbatasan yang diketahui, dan klarifikasi yang tidak tercantum di dalam *Sisipan Kemasan Xpert Check*.

### Fitur Baru

Perangkat lunak Xpert Check versi 2.0 dilengkapi fitur baru atau penyempurnaan berikut:

- **Pemisahan Kaitan Versi Firmware**—Xpert Check sekarang memungkinkan penggunaan serangkaian versi firmware per tipe model modul. Selain itu, validasi modul ditambahkan berdasarkan nomor model modul dan versi firmware.
- **Pembaruan Keamanan Basis Data**—Anda sekarang dapat menjalankan Xpert Check dengan perangkat lunak Produk menggunakan kata sandi SQL terbaru sesuai dengan panduan Windows untuk terhubung ke Basis Data. Kata sandi SQL lama masih didukung dan kata sandi tersebut sekarang telah dienkripsi untuk keamanan tambahan.
- **Pembaruan Informasi Kontak**—Informasi Kontak, seperti nomor seri dan Negara, sekarang akan divalidasi keakuratan dan konsistensinya. Menu tarik-turun ditambahkan untuk bidang Negara.
- **Pembaruan Pelaporan**—Laporan juga telah diperbarui untuk memperlihatkan tulisan “N.A” pada uji modul yang dilewat sebagai ganti bidang kosong. Tata letak tabel telah diperbarui untuk mengakomodasi nomor seri modul yang lebih besar.
- **Pembaruan ke Java 11**—Xpert Check diperbarui ke Java 11 untuk memasukkan fitur-fitur keamanan terbaru dan manfaat-manfaat kinerja.

### Masalah yang Diketahui

Tidak ada batasan yang diketahui yang dapat memengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan.